

Επωαστήρας ξηρού λουτρού με θερμαινόμενο καπάκι

Οδηγίες λειτουργίας

Πίνακας περιεχομένων

Επωαστήρας ξηρού λουτρού με θερμαινόμενο καπάκι	1
Εγκατάσταση ξηρού μπλοκ	4
Οδηγός λειτουργίας	5
Προειδοποιήσεις ασφαλείας	10
Διάγραμμα καλωδίωσης	13
Κατάλογος συσκευασίας FBS-SCR-PDB	13
Δήλωση δοκιμής απόδοσης FBS-SCR-PDB	13
Ιστορικό αναθεωρήσεων	15
Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου	16

Επωαστήρας ξηρού λουτρού με θερμαινόμενο καπάκι

Ο επωαστήρας ξηρού λουτρού με θερμαινόμενο καπάκι προορίζεται για χρήση στο βήμα της λύσης, όπως περιγράφεται στους οδηγούς χρήστη μεμονωμένων κυττάρων PIPseq™Fluent BioSciences. Ανατρέξτε στον κατάλληλο οδηγό χρήστη για τις ρυθμίσεις. Διαβάστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τον επωαστήρα ξηρού λουτρού.

Πίνακας 1 Συνήθεις συνθήκες λειτουργίας


Στοιχείο	Προδιαγραφές
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	5 °C έως 30 °C
Σχετική υγρασία	≤ 70%
Τροφοδοτικό παροχής ρεύματος	100–230 VAC 5A στα 50/60 Hz

Πίνακας 2 Τεχνικές παράμετροι

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Υψόμετρο	Κάτω από 2000 μ (6500 πόδια)
Προβλεπόμενο περιβάλλον	Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Μοντέλο	Αρ. καταλόγου FCS-SCR-PDB
Εύρος ρυθμίσεων της θερμοκρασίας του μπλοκ	-10 °C έως 100 °C
Εύρος ελέγχου της θερμοκρασίας του μπλοκ	Εύρος θερμοκρασιών -25°C έως 100°C
Εύρος ρυθμίσεων της θερμοκρασίας του θερμαινόμενου καπακιού (≤ 105°C)	0°C έως 105°C / Μπλοκ +0°C έως 105°C
Εύρος ελέγχου της θερμοκρασίας του θερμαινόμενου καπακιού	Εύρος θερμοκρασιών +5 °C–105 °C
Εύρος χρόνου	1s–99m59s, Για διατήρηση της θερμοκρασίας εισαγάγετε στον χρόνο 0δ
Μέγ. αριθμός βημάτων	10
Μέγ. αριθμός κύκλων	99

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Ακρίβεια ελέγχου της θερμοκρασίας του μπλοκ	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Ακρίβεια θερμοκρασίας του θερμαινόμενου καπακιού	$\pm 1,0^{\circ}\text{C}$
Ομοιομορφία της θερμοκρασίας του μπλοκ	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Ακρίβεια προβολής	$0,1^{\circ}\text{C}$
Χρόνος θέρμανσης (εύρος θερμοκρασιών 25°C)	Ρυθμός θέρμανσης (37°C έως 100°C) $\geq 7^{\circ}\text{C}/\text{min}$
Χρόνος ψύξης	Ρυθμός ψύξης (100°C έως 37°C) $\geq 8^{\circ}\text{C}/\text{min}$
Διαστάσεις (πλάτος × ύψος × βάθος)	185 mm × 280 mm × 160 mm
Καθαρό βάρος	4,27 kg
Πιστοποιήσεις	CE UL 61010-1:2012 EN 61326-1:2021
Ασφάλεια	Ασφάλεια 5A ταχείας τήξης των 250 V, 5 × 20 mm

Εικόνα 1 Χαρακτηριστικά ξηρού λουτρού

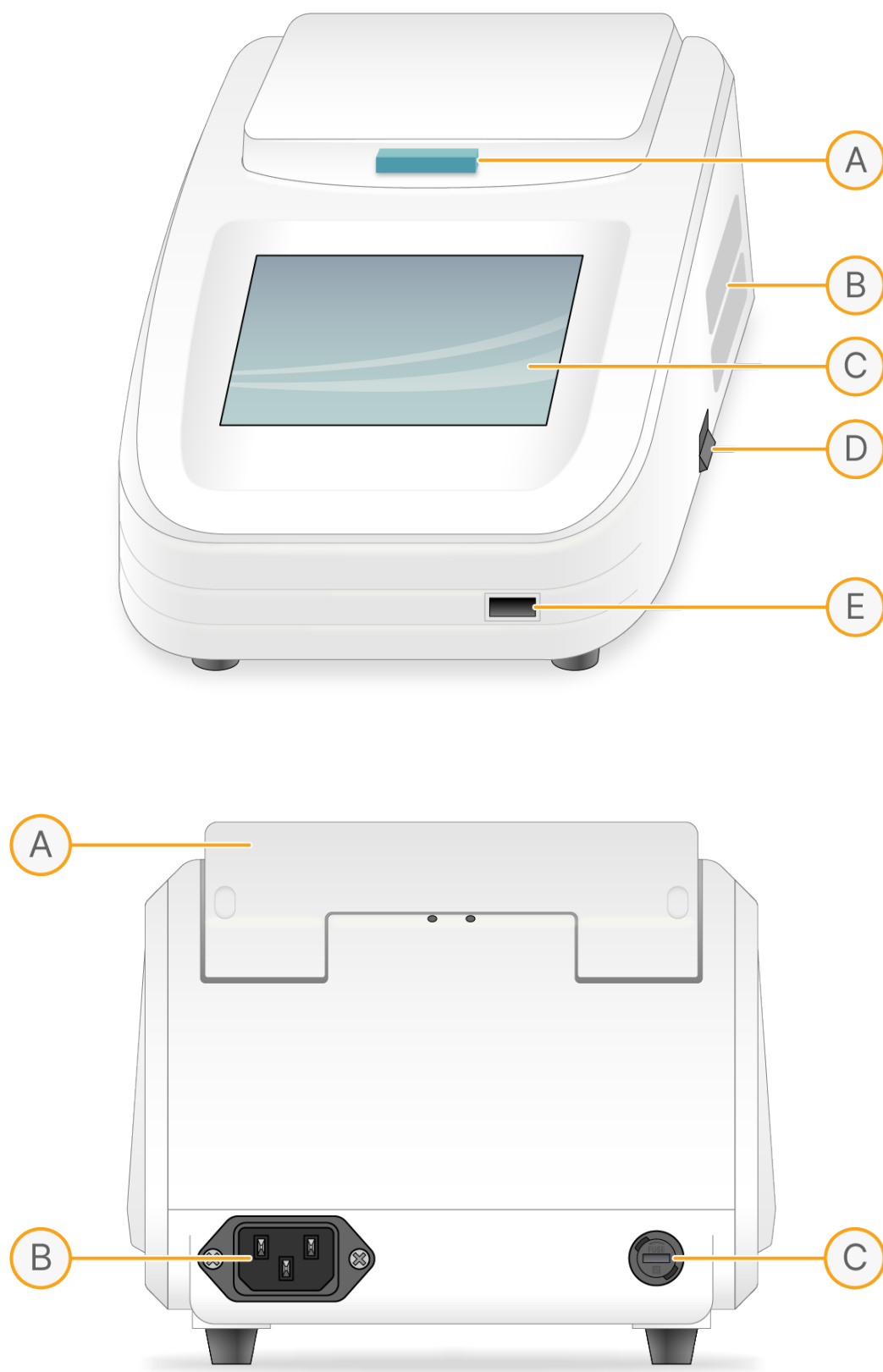

Εγκατάσταση ξηρού μπλοκ

Η παρούσα ενότητα παρέχει οδηγίες για τη βασική λειτουργία του οργάνου, καθώς και την απαραίτητη προετοιμασία πριν από την εκκίνηση της συσκευής. Μελετήστε αυτήν την ενότητα πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο.

Αφαίρεση του ξηρού μπλοκ


1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το μπλοκ είναι κρύο όταν το αγγίζετε.
2. Ανοίξτε το καπάκι.
3. Χρησιμοποιήστε το κλειδί άλεν των 2,5 mm για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν το μπλοκ στη θερμαινόμενη πλάκα.
Αφήστε τις βίδες μέσα στο μπλοκ μέχρι την πλήρη αφαίρεση.
4. Βιδώστε στο μπλοκ τη λαβή αφαίρεσης που παρέχεται και ανασηκώστε το μπλοκ ευθεία προς τα πάνω.

Εγκατάσταση του ξηρού μπλοκ

1. Επιθεωρήστε τόσο την κάτω επιφάνεια του μπλοκ όσο και τη θερμαινόμενη πλάκα για τυχόν υπολείμματα.
2. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι και ισοπροπυλική αλκοόλη για να καθαρίσετε και τις δύο επιφάνειες.
3. Τοποθετήστε το μπλοκ μέσα στη συσκευή πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. Βάλτε τις δύο βίδες των 3 mm στις οπές του μπλοκ.
4. Χρησιμοποιήστε το κλειδί άλεν των 2,5 mm για να σφίξετε ομοιόμορφα και τις δύο βίδες. Μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε το μπλοκ από τη μια πλευρά στην άλλη για να ευθυγραμμιστούν και οι δύο οπές πριν σφίξετε εντελώς και τις δύο βίδες προς τα κάτω.
5. Βεβαιωθείτε ότι το μπλοκ έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν κινείται.
6. Εάν δείτε εμφανώς ότι κινείται, ξεβιδώστε και τις δύο βίδες και προσπαθήστε ξανά.

Οδηγός λειτουργίας

Εικόνα 2 Περιβάλλον εργασίας αναμονής

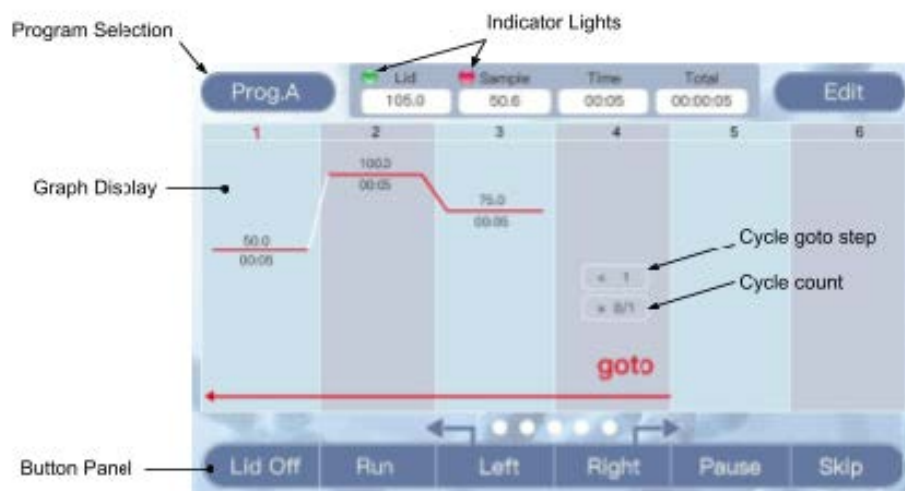

Λυχνίες ενδείξεων

Πράσινη λυχνία: Υποδεικνύει την κατάσταση του θερμαινόμενου καπακιού. Η σταθερή πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι το καπάκι έχει φτάσει στη στοχευόμενη θερμοκρασία. Η πράσινη λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το καπάκι εξακολουθεί να θερμαίνεται.

Κόκκινη λυχνία: Υποδεικνύει την κατάσταση του μπλοκ. Η σταθερή κόκκινη λυχνία υποδεικνύει ότι το μπλοκ έχει φτάσει στη στοχευόμενη θερμοκρασία. Η κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το μπλοκ εξακολουθεί να θερμαίνεται ή να ψύχεται.

Προβολή γραφήματος

Εμφανίζει τα προγραμματισμένα βήματα ρύθμισης της θερμοκρασίας του προγράμματος. Η γραμμή που αναβοσβήνει υποδεικνύει το τρέχον βήμα που εκτελείται. Η θερμοκρασία εμφανίζεται πάνω από την κόκκινη γραμμή και ο χρόνος εμφανίζεται από κάτω [λλ:δδ].


Τα βήματα του κύκλου επιτρέπουν την επανάληψη των βημάτων ρύθμισης της θερμοκρασίας για προγραμματισμένο αριθμό φορών. Το άνω πλαίσιο υποδεικνύει σε ποιο βήμα να μεταβείτε, ενώ ο αριθμός των κύκλων εμφανίζεται από κάτω.


Πίνακας κουμπιών & Στοιχεία εισόδου χρήστη

1. Για να περιηγηθείτε κυκλικά στα 10 διαμορφώσιμα προγράμματα, επιλέξτε την ένδειξη **Prog.A**. Τα προγράμματα εμφανίζονται ως Prog.A έως Prog.J.
2. Για να τροποποιήσετε το τρέχον πρόγραμμα, επιλέξτε **Edit** (Επεξεργασία).

- Επιλέξτε **LidOff** για να απενεργοποιήσετε το θερμαινόμενο καπάκι. Επιλέξτε **LidOn** για να ενεργοποιήσετε το θερμαινόμενο καπάκι.
Μια πράσινη ένδειξη δίπλα στη θερμοκρασία του καπακιού εμφανίζεται όταν το καπάκι θερμαίνεται.
- Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, επιλέξτε **Run** (Εκτέλεση).
- Για να μετακινήσετε την προβολή του γραφήματος εάν δεν είναι ορατά όλα τα βήματα, επιλέξτε **Left** (Αριστερά) και **Right** (Δεξιά).

Εικόνα 3 Περιβάλλον εργασίας εκτέλεσης

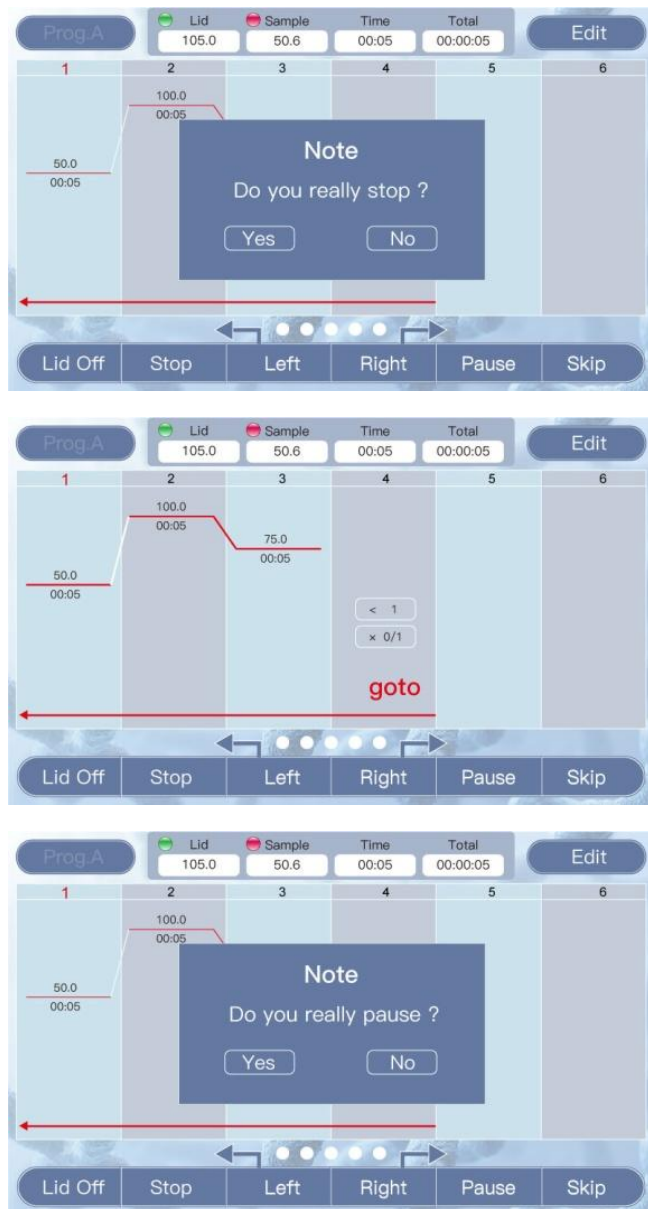

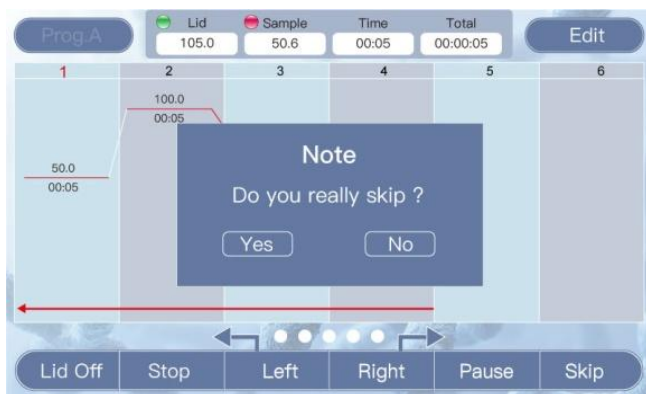


Λειτουργία κύριου κουμπιού

Ενώσω εκτελείται ένα πρόγραμμα, η επιλογή και επεξεργασία του προγράμματος είναι απενεργοποιημένες.

1. Για να διακόψετε το εκτελούμενο πρόγραμμα, επιλέξτε **Stop** (Διακοπή).
Όταν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Εάν επιλέξετε Όχι, το πρόγραμμα συνεχίζεται.
2. Για να διακόψετε προσωρινά το εκτελούμενο πρόγραμμα, επιλέξτε **Pause** (Παύση).
Όταν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Κατά την παύση, το μπλοκ εξακολουθεί να διατηρεί την τρέχουσα θερμοκρασία, αλλά το χρονόμετρο δεν συνεχίζει.
3. Κατά την παύση, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.
4. Επιλέξτε **Skip** (Παράλειψη) για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα του προγράμματος.
Όταν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Εικόνα 4 Περιβάλλον εργασίας επεξεργασίας



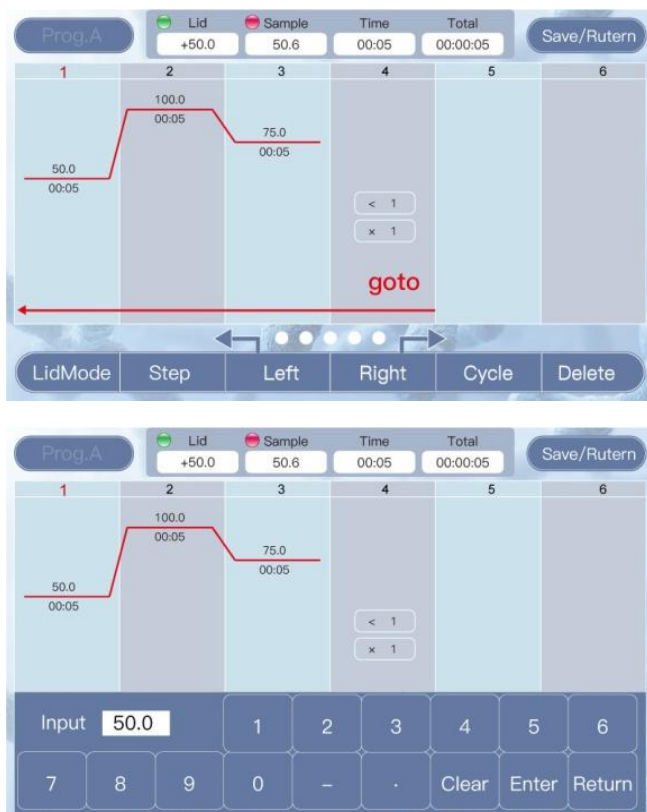

Επεξεργασία προγράμματος

1. Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον πρόγραμμα, επιλέξτε **Edit** (Επεξεργασία).
2. Για να τροποποιήσετε τις υπάρχουσες θερμοκρασίες, επιλέξτε τη θερμοκρασία που θέλετε να αλλάξετε και εισαγάγετε νέα τιμή.
Εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη νέα τιμή.
3. Για να τροποποιήσετε τους υπάρχοντες χρόνους διατήρησης, επιλέξτε έναν χρόνο διατήρησης και εισαγάγετε νέα τιμή. Για να προσθέσετε διατήρηση επ' αόριστον, εισαγάγετε την ένδειξη 0000. Ο χρόνος πρέπει να είναι σε μορφή mm:ss (λλ:δδ) (για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε τον χρόνο στα 25 δευτερόλεπτα, εισαγάγετε 0025 και για να τον ρυθμίσετε στα 5 λεπτά, εισαγάγετε 0500).
4. Διαγράψτε ένα βήμα ως εξής.
 - a. Στο άνω μέρος της προβολής του γραφήματος, επιλέξτε έναν αριθμό βήματος. Ο αριθμός γίνεται κόκκινος για να υποδείξει ότι αποτελεί την ενεργή επιλογή.
 - b. Για να καταργήσετε το βήμα, επιλέξτε **Delete** (Διαγραφή).
5. Εισαγάγετε ένα νέο βήμα ως εξής.
 - a. Στο άνω μέρος της προβολής του γραφήματος, επιλέξτε έναν αριθμό βήματος. Ο αριθμός γίνεται κόκκινος για να υποδείξει ότι αποτελεί την ενεργή επιλογή.
 - b. Επιλέξτε **Save** (Αποθήκευση). Το νέο βήμα εισάγεται μετά το επιλεγμένο βήμα.

6. Προσθέστε έναν κύκλο ως εξής.
 - a. Στο άνω μέρος της προβολής του γραφήματος, επιλέξτε έναν αριθμό βήματος.
Ο αριθμός γίνεται κόκκινος για να υποδείξει ότι αποτελεί την ενεργή επιλογή.
 - a. Επιλέξτε **Cycle** (Κύκλος).
Ο κύκλος προστίθεται μετά το επιλεγμένο βήμα.
 - b. Εισαγάγετε το βήμα στο οποίο θα επανέλθει ο κύκλος στο άνω πλαίσιο του βήματος του κύκλου και τον αριθμό των κύκλων που θα εκτελεστούν στο κάτω πλαίσιο.
7. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις του θερμαινόμενου καπακιού ως εξής.
 - a. Επιλέξτε **LidMode** (Λειτουργία καπακιού) για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών του καπακιού.
 - Λειτουργία 1: Το καπάκι διατηρεί σταθερή θερμοκρασία (το πλαίσιο θερμοκρασίας του καπακιού δείχνει την καθορισμένη τιμή).
 - Λειτουργία 2: Το καπάκι διατηρεί μια απόκλιση από τη θερμοκρασία του μπλοκ (το πλαίσιο θερμοκρασίας του καπακιού εμφανίζεται ως (+x,x°C)).
 - b. Επιλέξτε το πλαίσιο θερμοκρασίας του καπακιού για να εμφανιστεί ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο και να αλλάξετε την τιμή.
Η θερμοκρασία του καπακιού ρυθμίζεται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που τροποποιείται (δηλ. η αλλαγή της λειτουργίας του καπακιού κατά την επεξεργασία του Prog.A αλλάζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια του Prog.B).
8. Επιλέξτε **Save/Return** (Αποθήκευση/Επιστροφή) για την αποδοχή των αλλαγών του προγράμματος.

Μηνύματα σφάλματος

Σειριακός αριθμός	Μήνυμα σφάλματος	Πιθανές αιτίες και αντίστοιχες λύσεις
1	Η οθόνη εμφανίζει σφάλμα	Ο αισθητήρας είναι ανοικτός ή υπάρχει βραχυκύκλωμα. Επιστρέψτε το προϊόν στον κατασκευαστή για συντήρηση ή αντικατάσταση.

Σειριακός αριθμός	Μήνυμα σφάλματος	Πιθανές αιτίες και αντίστοιχες λύσεις
2	Η οθόνη δεν είναι αναμμένη και αυτό δεν είναι φυσιολογικό.	Βλάβη υλικού. Επιστρέψτε το προϊόν στον κατασκευαστή για συντήρηση ή αντικατάσταση.
3	Αποτυχία αφής	
4	Το μπλοκ δεν έχει θερμανθεί	
5	Η θερμοκρασία του μπλοκ είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή	
6	Το θερμαινόμενο κάλυμμα δεν έχει θερμανθεί	
7	Η θερμοκρασία του θερμαινόμενου καλύμματος είναι πολύ υψηλή	
8	Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί	

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας για τη λειτουργία

Ο χρήστης πρέπει να κατανοεί πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου προτού το θέσει σε λειτουργία με ασφάλεια. Πριν θέσετε σε λειτουργία το όργανο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

 Μη θέσετε σε λειτουργία το όργανο πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο. Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, το όργανο μπορεί να προκαλέσει τυχαίο τραυματισμό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες συμβουλές και οδηγίες ασφαλείας και εφαρμόστε όλα τα μέτρα προφύλαξης.

Συμβουλές ασφαλείας

Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά τον χειρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή του οργάνου αυτού. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ή των προειδοποιήσεων που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να επηρεάσει την προστασία που


παρέχει το όργανο και την προβλεπόμενη χρήση του.

1. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε το όργανο. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται η εγγύηση και μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν το όργανο χρειάζεται επισκευή, ειδοποιήστε τον/τη Fluent BioSciences ώστε να κανονίσει επιστροφή, αντικατάσταση ή/και επισκευή.
2. Η συσκευή μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες 100°C και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής και να μην αγγίζετε τη μεταλλική πλάκα ή το θερμαινόμενο καπάκι όταν είναι ζεστά.
3. Πριν από τη σύνδεση του οργάνου στην τροφοδοσία ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του οργάνου (100–230 VAC, 50/60 Hz). Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει επαρκές ρεύμα (5A).
4. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος εάν είναι φθαρμένο, κατεστραμμένο ή σπασμένο. Αντικαταστήστε με καλώδιο ρεύματος ίδιου τύπου και προδιαγραφών. Μην πιέζετε κανένα σημείο του καλωδίου ρεύματος όταν το όργανο χρησιμοποιείται. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος σε σημείο όπου περπατούν οι άνθρωποι.
5. Κρατάτε πάντα το βύσμα κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος. Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο, μην τραβάτε το βύσμα από το καλώδιο. Κατά την εισαγωγή του βύσματος, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα.
6. Τοποθετήστε το όργανο σε σημείο με χαμηλά επίπεδα υγρασίας, χαμηλή ποσότητα σκόνης και μακριά από το νερό και το άμεσο ηλιακό φως καθώς και από ισχυρή πηγή φωτός. Ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται καλά και να μην περιέχει διαβρωτικά αέρια ή ισχυρά μαγνητικά πεδία. Μην τοποθετείτε το όργανο σε σημείο που είναι υγρό ή δίπλα σε θερμαντικό σώμα ή φούρνο.
7. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το φιλτράρισμα τροφοδοσίας και καλύψτε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί ή πλαστικό χαρτί για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης.
8. Αποσυνδέστε το όργανο από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως στις ακόλουθες συνθήκες και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή ζητήστε από εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης να διορθώσει τα εξής:
 - Υγρό που χύνεται στο όργανο
 - Το όργανο εκτίθεται στη βροχή ή στο νερό
 - Το όργανο δεν λειτουργεί σωστά, ειδικά εάν συνυπάρχουν μη φυσιολογικοί ήχοι ή οσμές
 - Το όργανο έχει πέσει κάτω ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά
 - Η λειτουργία του οργάνου έχει αλλάξει σημαντικά

Συντήρηση οργάνου

- Καθαρίζετε τακτικά τις μεταλλικές οπές του μπλοκ ξηρού λουτρού με καθαρό πανί και ισοπροπυλική αλκοόλη για να διασφαλίσετε την καλή θερμική επαφή μεταξύ των δοκιμαστικών σωλήνων και του μπλοκ ξηρού λουτρού.
- Η επιφάνεια του οργάνου καθαρίζεται με μαλακό πανί και νερό ή ισοπροπυλική αλκοόλη.
- Το ρεύμα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο κατά τον καθαρισμό του οργάνου.
- Μη ρίχνετε μεγάλες ποσότητες υγρού καθαριστικού απευθείας πάνω στο μπλοκ ξηρού λουτρού.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά για να καθαρίσετε την επιφάνεια του οργάνου.

Διάγραμμα καλωδίωσης

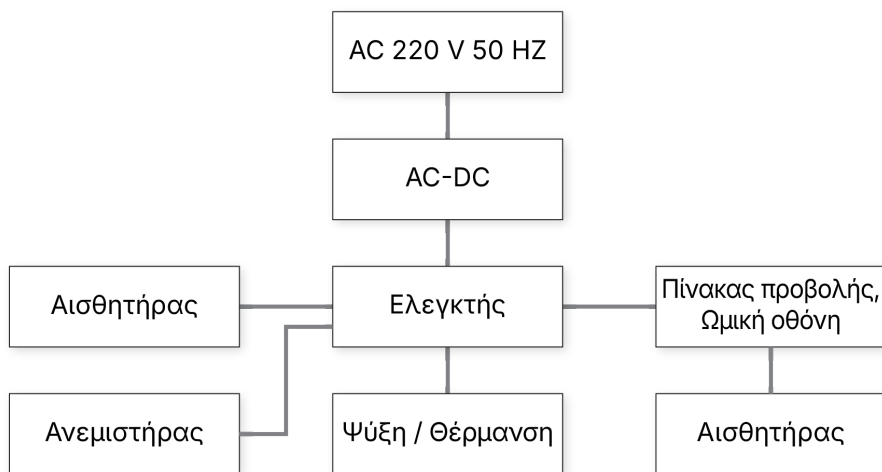

Κατάλογος συσκευασίας FBS-SCR-PDB

Αρ.	Όνομα	Type (Τύπος)	Μονάδα	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
1	Επωαστήρας ξηρού λουτρού με θερμαινόμενο καπάκι (ψυχόμενος τύπος)	FBS-SCR-PDB	ρύθμιση	1	
2	Γραμμή ρεύματος		κομμάτι	1	
3	Στυλό Touch (αφή)		EA	1	
4	Κλειδί άλεν		EA	1	
5	Δήλωση δοκιμής απόδοσης		EA	1	
6	Εγχειρίδιο λειτουργίας		EA	1	
7	Κάρτα εγγύησης		EA	1	
Υπεύθυνος φόρτισης: (Υπογραφή/Σφραγίδα)			Ημερομηνία συσκευασίας:		

Δήλωση δοκιμής απόδοσης FBS-SCR-PDB

Όνομα	Επωαστήρας ξηρού λουτρού με θερμαινόμενο καπάκι (ψυχόμενος τύπος)	Type (Τύπος)	FBS-SCR-PDB
-------	---	-----------------	-------------

Ημερομηνία δοκιμής		Αριθμός παραγωγής		
Αρ.	Περιεχόμενο δοκιμής	Μέθοδοι δοκιμής	Αναφοράς	Ποιοτικά προσδιορισμένο;
1	Βασική λειτουργία	Οπτική επιθεώρηση	Έγκυρη	
2	εμφάνιση	Οπτική επιθεώρηση	Έγκυρη	
3	Εξωτερικά σημεία	Οπτική επιθεώρηση	Έγκυρη	
4	Συνεχείς δοκιμές εργασίας	Πείραμα	72 χωρίς προβλήματα	
Αποτελέσματα δοκιμής:				
Υπεύθυνος δοκιμής:		Υπεύθυνος επιβεβαίωσης:		

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Έγγραφο	Ημερομηνία	Περιγραφή αλλαγής
Αρ. εγγράφου 200064628 έκδ. 00	Ιανουάριος 2025	Αρχική έκδοση.

Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου

© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή ή/και αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος εγγράφου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του/της Fluent BioSciences. Τίποτα από όσα περιέχονται στο παρόν δεν συνιστά εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την απόδοση τυχόν προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν. Όλες οι εγγυήσεις που ισχύουν για τυχόν προϊόντα καθορίζονται στους ισχύοντες όρους και στις προϋποθέσεις πώλησης που συνοδεύουν την αγορά του εν λόγω προϊόντος.

Fluent BioSciences μπορεί να αναφέρεται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν άλλες εταιρείες με την εμπορική ονομασία ή την εταιρική επωνυμία τους αποκλειστικά για λόγους σαφήνειας και δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα στα εν λόγω εμπορικά σήματα ή τις επωνυμίες τρίτων. Η χρήση των προϊόντων που περιγράφονται στο παρόν υπόκειται στη Fluent BioSciences Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fluentbio.com/legal-notices ή με βάση τυχόν άλλους όρους τους οποίους έχουν συμφωνήσει εγγράφως ο/η Fluent BioSciences και ο χρήστης. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν προορίζονται ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ και ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.



Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472

Χρήση μόνο για έρευνα. Όχι για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.

© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

